


簡易型データ取込みパッケージングソフト

計測シリーズ

天秤通信ソフト

HOT-KEY

- エクセル、アクセスやアプリケーション、テキストエディター、メモ帳などに読込みできます。
- EXCELならアクティブなセル（場所）に読込み表示出来ます。
- 計測方法で天秤側からの転送も、パソコン側からのデータ取得も可能です。

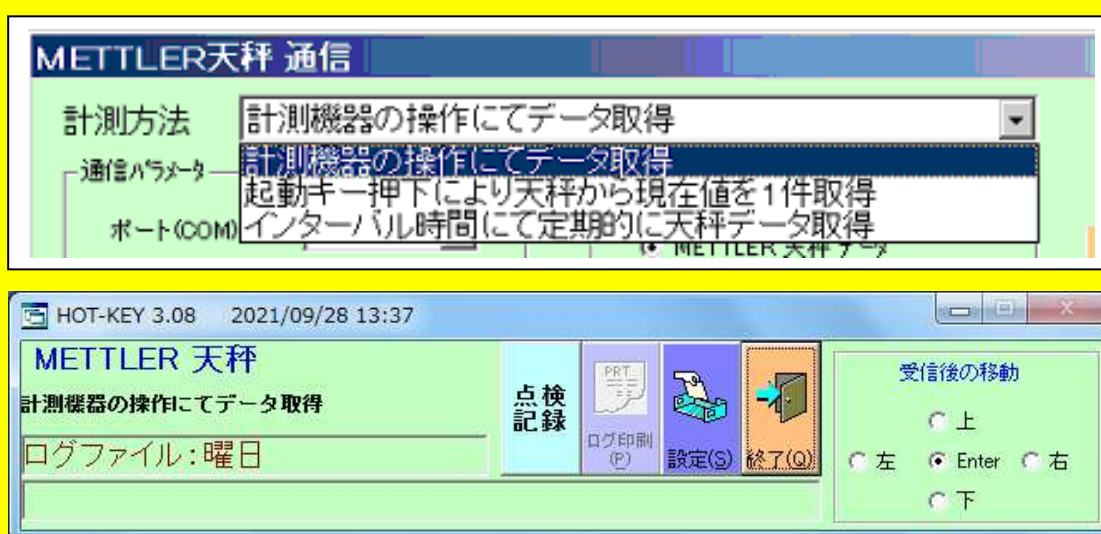

測定を決める設定ボタン

主な内容

1. アクティブなウィンドウのアクティブな場所(セル)に取込み表示します。
2. 天秤データを本ソフト経由してアクティブなウィンドウに転送、表示するソフトです。
3. RS232C又はLANからのデータ取込みならEXCELでも、WORDでも、ACCESSでも、メモ帳でも、どのテキストエディターでも取込んだデータを表示します。
4. 測定方法の設定により天秤からの操作での秤量データ取込み、パソコン側よりの天秤データの取込み、一定間隔での天秤データの取込みなどが選択可能です。
5. 天秤データのログも取得可能です。
6. アクティブウィンドウに表示せず自身の表示欄に取り込みファイル化(PDF)も行えます。
7. USB及びLANを使用する場合は、変換器が必要となります。
8. 点検記録の選択により天秤からの記録情報を表示できます。

用途いろいろ

- ・天びんからの秤量データを取込み、表示、試験結果書作成。
- ・ワード、テキストファイルに読込んでの報告書の作成。

HOT-KEYの操作方法

1 測定方法の設定
データ取込みにより測定方法の選択、設定を行う

2 通信の設定
通信パラメータ

3 取込みに使用する起動
取込みキーの設定で、ここでは“F1”キーの“112”を設定している。

4 タイマ取込み時の時間の設定
インターバル時間

5 ログファイル作成時の名前の付け方
ログファイルを作成する時に1ページに何行プリントするかを決めます。

接続機器のフォーマット パラメータ
 METTLER 天秤 データ
 [SEVEN COMPACT] Result only pH
 ハロゲン データ (HX)

起動キー パラメータ
キーコード(10進値) 112

画面表示 パラメータ
 アクティブ画面に表示する
 アクティブ画面
 エクセル アプリケーション

インターバル時間
時間 5 秒 時刻付き

ログ パラメータ
 ログファイル名
 曜日 (XXX.LOG) 日付時刻 (ファイルタイトル_ yyyymmddhhmm) (2)
 XXX(MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN)

ログファイル印刷ボタンを有効にする
60 行印字

〈未入力の場合、通常使うプリンタが指定となります。〉

pH計[SEVEN COMPACT]の選択と単位選択が追加

エクセルの場合カーソル移動の画面部を表示する。



天秤のRS232CやLANからデータを取込みアクティブな画面に表示する。

エクセルの画面カーソルの有る場所に表示します。

株式会社 テンプレート

〒114-0052
東京都大田区蒲田4-29-5
高千穂ビル 6F

TEL: 03-3737-3346
FAX: 03-3737-3347
URL: <http://www.template.co.jp>

