

天秤データ取込みパッケージソフト

メトラー天秤 シリーズ

天秤キャリブレーション

天秤の調整及び点検を行い記録管理するソフトウェア

Windows 上で天秤に調整を実行します、外部分銅による質量確認を選択により実行することができます、点検記録表示、過去の履歴も表示できるソフトウェアです。
天秤はメトラー・トレド社製となります。

対応環境： Windows 7.0 , 8.0 , 10.0 , 11.0 の各バージョンに対応しています。

<注意>

内蔵分銅付き天秤でのご使用となります。

<主な機能>

天秤内蔵のキャリブレーション(調整)を実行し結果を表示します。

分銅を乗せての動作確認を3回行い繰り返し性の確認も行ます。

結果データの詳細印刷が行えます。

点検記録は期間指定にて画面表示及び印刷が行えます。

点検記録の内容は実施日、実施者、天秤機種、Sno.、IDも表示します。

点検記録はクリアすると過去データとして保存が可能です。

結果データはデータベースに保存し管理します。

A. 天秤キャリブレーション画面

天秤キャリブレーションソフト

2026/05/12 10:07:42
Version : 1.03 Template co.,Ltd.

天秤キャリブレーションソフト

前回までのキャリブレーション履歴

No.	キャリブレーション日	操作者	天秤	結果
1	2026/05/12 10:05:29	山田 太郎	PG2002-S	完了
2	2026/05/12 10:06:36	鈴木 一郎	PG2002-S	完了

操作者

TYPE

INR

ID

キャリブレーション結果

分銅による確認

1 回目 2 回目 3 回目

天秤のモードをホストモード(ローカルカンは030)にしてください

キャリブレーション開始(G)

中止(S)

印刷(P)

履歴(B)

終了(F)

操作者の入力を行います。

分銅による確認を3回繰り返し
繰り返し性確認結果が表示
されます。

過去のキャリブレーション結果を期間
指定して画面及び印刷が行えます。

開始ボタンを押すと天秤に対
し調整と分銅による
繰り返しの検査を行います。

B. 履歴表示と印刷

天秤キャリブレーションソフト

履歴範囲

開始日 yyyy/mm/dd

終了日 yyyy/mm/dd

表示(Q) 印刷(P) DBクリア(C) キャンセル(C)

天秤キャリブレーションソフト

履歴一覧

天秤情報 TYPE: PG2002-S S/N: 2100.90 g INR: 1119546700 ID: ID-ABC012345

No.	キャリブレーション日	操作者	天秤	結果	1回目	2回目	3回目
1	2026/05/12 10:05:29	山田 太郎	PG2002-S	完了	100.0 mg	100.0 mg	100.0 mg
2	2026/05/12 10:06:36	鈴木 一郎	PG2002-S	完了	100.0000 g	100.0000 g	100.0000 g

OK(O)